

Requisitos de Instalação: VersaMax ELISA

Prezado(a) Cliente,

Parabéns pela aquisição de uma leitora de microplaca Molecular Devices. Esperamos que sua nova leitora proporcione muitos benefícios para o seu laboratório e rotina de ensaios.


Este documento tem a finalidade de auxiliar nas especificações necessárias para a instalação do equipamento em seu laboratório, assim sendo, não deve ser usado como referência para outros laboratórios e/ou outros modelos de equipamentos.

Por favor, não hesite em contatar nossa equipe de suporte técnico para qualquer dúvida ou informação através dos e-mails moldev@hexis.com.br ou duvidalifescience@hexis.com.br. Você também pode encontrar notas de aplicações, catálogos e informações técnicas das nossas leitoras de microplacas no site www.moleculardevices.com

Instalação:

Antes de efetuarmos a instalação do seu equipamento, são necessários alguns pré-requisitos visando o melhor desempenho e conservação do mesmo. Por isso, seguem as especificações necessárias que devem ser providenciadas para o momento da instalação.

Equipamento: VersaMax ELISA

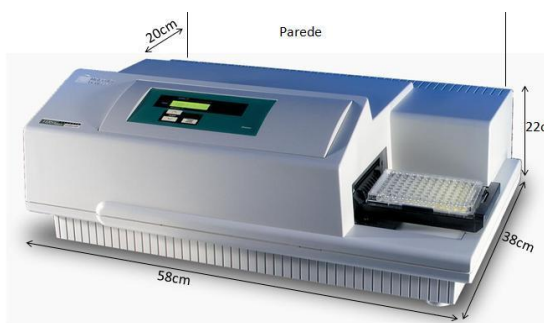

Dimensões: 22 (A) x 58 (L) x 38 (C) cm;

Peso: Peso: 14 Kg

Bancada: 1,5 x 0,6 m, fixa e resistente para suportar 25 kg, sendo esse peso o total para o equipamento mais computador e monitor.



Local limpo e ventilado com temperatura em torno de 20 - 22°C

Consumo: Consumo de 90 ~ 250 VAC com tensão de saída: 110 ~ 240 V.

Recomendável: Recomendável uso de Nobreak Senoidal de 1 a 1,5 KVA. Tensão de saída: 100 ~ 240 V.

Disponibilizar pelo menos 3 plugues elétricos padrão americano ou brasileiro conforme norma vigente (Desktop + Equipamento) ou 2 plugues elétricos (Laptop + Equipamento)



Requisitos computacionais – SoftMax Pro Standard

Processador

Quad core ou superior

Memória

4GB RAM

Sistema Operacional

Windows 10 Professional ou Enterprise, 64-bit

Graphics display

Display gráfico de 32-bit com video 265 MB RAM; resolução 1280 x 1024 ou superior

USB Ports (pelo menos 4)

1 Porta USB deverá ser dedicada para comunicação com o equipamento

Recomendações:

- Para evitar a perda de dados, desative todas as configurações de suspensão e hibernação do disco rígido, da CPU e das portas USB
- Desativar atualizações automáticas do Windows
- Atualize o Windows manualmente quando o equipamento não estiver sendo usado pelo software; essas opções podem ser ativadas no painel de controle do Windows

Durante a instalação do Software SoftMax Pro Standard:

- Requer estar logado como administrador do sistema
- Firewall e programa anti-vírus deverão estar desabilitados