


Para remover um cartucho de detecção do instrumento:


- No painel frontal do instrumento, pressione:

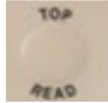

Top Read para abrir a gaveta do cartucho de detecção superior OU



Bottom Read para abrir a gaveta do cartucho de detecção inferior

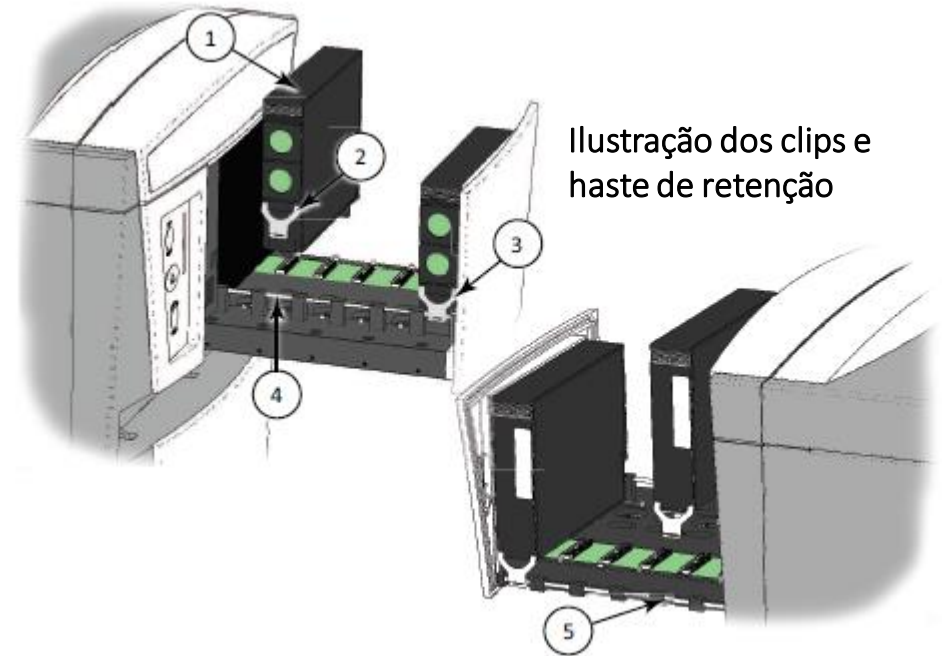

Clipes do cartucho de detecção

- (1) Cartucho de detecção
- (2) Clipe de retenção solto
- (3) Clipe de retenção fixado
- (4) Haste de retenção
- (5) Haste de retenção

Para remover um cartucho de detecção do instrumento:

- Coloque a ponta da chave de fenda (ferramenta que acompanha o equipamento) na fenda do clipe de retenção e use-a como uma alavanca para soltar os cliques de retenção em ambos os lados do cartucho de detecção.

Nota: Os cartuchos de detecção que ocupam mais de um slot têm dois cliques de retenção em cada lado. Solte todos os cliques de retenção das hastes de retenção.

- Levante o cartucho de detecção do conector e os pinos do suporte no slot do cartucho de detecção.
- Coloque a tampa vermelha no cartucho de detecção, se fornecido com o cartucho de detecção.
- Toque no botão TOP READ ou BOTTOM READ da gaveta do cartucho de detecção para fechar a gaveta do cartucho de detecção.

CUIDADO! Para evitar que a poeira se acumule dentro do instrumento, a gaveta do cartucho de detecção deve ser aberta apenas o tempo necessário para instalar ou remover os cartuchos de detecção. Mantenha a gaveta do cartucho de detecção fechada sempre que possível.



Instalando cartuchos de detecção


Ao instalar cartuchos de detecção no instrumento, o SoftMax Pro Software detecta o cartucho e exibe as configurações de aquisição de dados relacionadas na caixa de diálogo Configurações e ativa os modos de leitura aplicáveis. Existem seis slots disponíveis para instalar cartuchos de detecção em cada uma das duas gavetas de cartucho de detecção.

CUIDADO! Para evitar danos aos cartuchos de detecção instalados e ao instrumento, não deslize manualmente a gaveta do cartucho de detecção para dentro ou para fora quando o instrumento estiver ligado ou quando um ou mais cartuchos de detecção estiverem instalados na gaveta.

Nota: Alguns cartuchos de detecção ocupam mais de um slot e alguns não podem ser instalados no slot posterior. Para os requisitos de instalação de um cartucho de detecção específico, verificar as instruções.

Para instalar um cartucho de detecção:


- No painel frontal do instrumento, pressione:

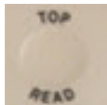

Top Read para abrir a gaveta do cartucho de detecção superior OU



Bottom Read para abrir a gaveta do cartucho de detecção inferior

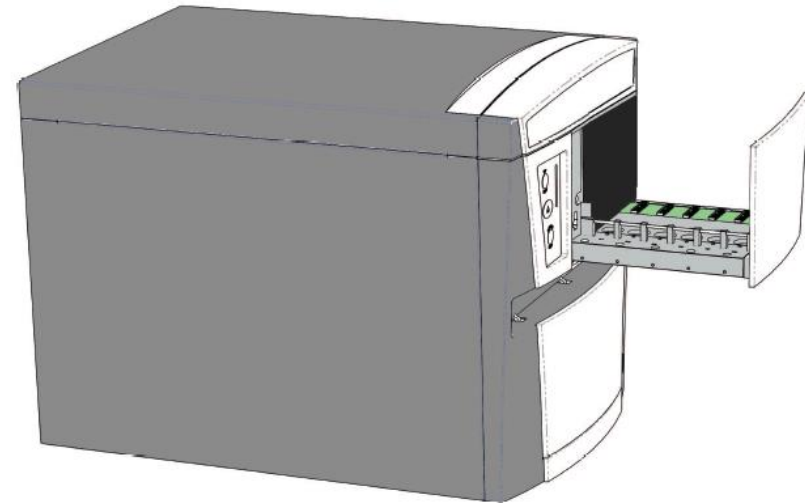



Instalando cartuchos de detecção

- Posicione os dois pequenos orifícios e os pinos do conector no cartucho de detecção sobre os **pinos de suporte** e o **conector** para o slot do cartucho de detecção.
- Com cuidado, mas com firmeza, empurre o cartucho de detecção nos pinos de suporte e no conector para que o cartucho de detecção fique totalmente encaixado no slot do cartucho de detecção.
- Empurre os dois cliques de retenção em cada lado do cartucho de detecção de forma que eles se prendam às hastes de retenção em cada lado da gaveta do cartucho de detecção.

Nota: Os cartuchos de detecção que ocupam mais de um slot têm dois cliques de retenção em cada lado. Prenda todos os cliques de retenção nas hastes de retenção.

Clipes do cartucho de detecção

- (1) Cartucho de detecção
- (2) Clipe de retenção solto
- (3) Clipe de retenção fixado
- (4) Haste de retenção
- (5) Haste de retenção

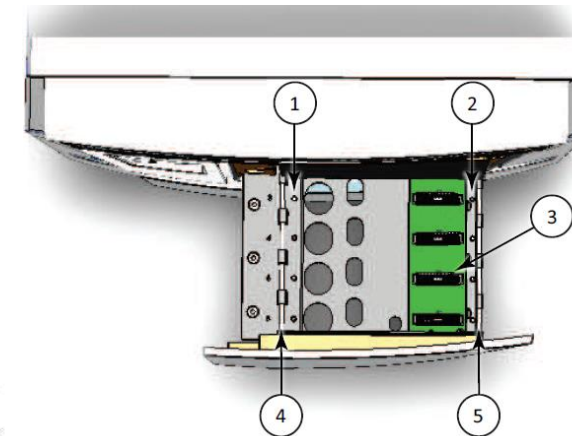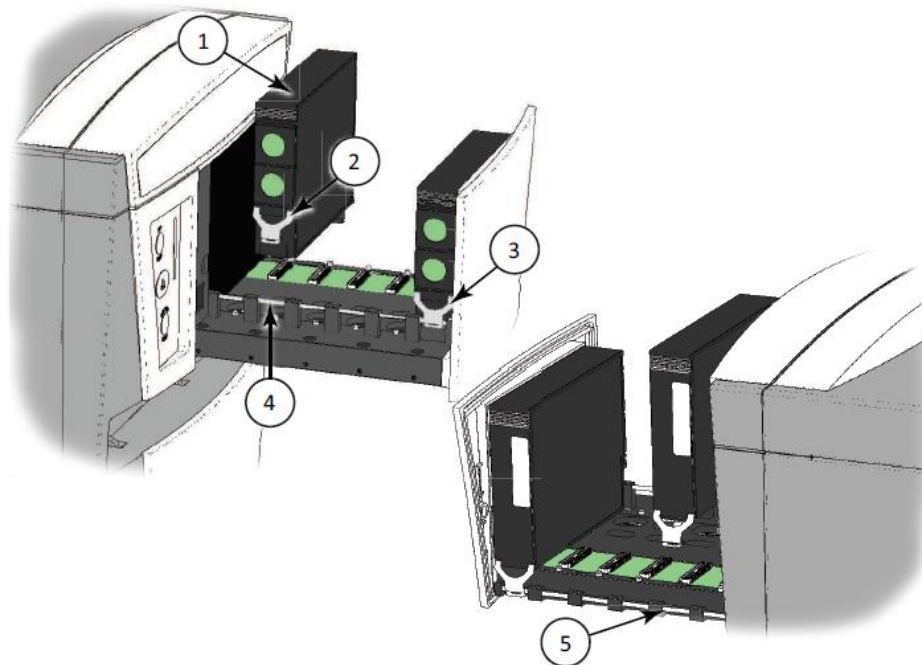

Vista superior da gaveta de cartuchos:

- (1) Pino do suporte
- (2) Pino de suporte
- (3) Conector do cartucho de detecção
- (4) Haste de retenção
- (5) Haste de retenção

Instalando cartuchos de detecção

- Pressione TOP READ ou BOTTOM READ para fechar a gaveta do cartucho de detecção.
- Inicie o SoftMax Pro Software e conecte-o ao instrumento.
- Se o software estiver em execução e conectado ao instrumento, selecione a guia **Operações** e clique em **Atualizar** para permitir que o software detecte os cartuchos de detecção.